



Guida di configurazione

Operazioni preliminari lato macchina:

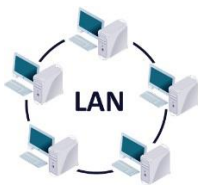

- ✓ disporre di una rete locale LAN

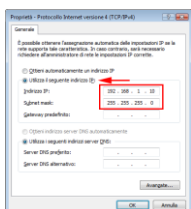

- ✓ configurare il proprio router così da avere un IP STATICO dedicato e consentire il traffico attraverso la porta **63254**



- ✓ predisporre il cablaggio e la posa di un cavo ethernet che arrivi a bordo macchina

Autenticazione dispositivo alla rete LAN

Affinché il dispositivo si autentichi correttamente alla propria rete è necessario che gli indirizzi IP, MASK e GATEWAY configurati nella rete LAN vengano impostati anche nei settaggi del generatore operando come illustrato di seguito:



1. accedere alle impostazioni premendo contemporaneamente il pulsante F per qualche secondo e il tasto di accensione (pulsante I/O)



2. navigare nel menu delle impostazioni tenendo premuto il pulsante F e le frecce di scorrimento



3. usare le frecce per cambiare



4. usare F per spostarsi da una stringa all'altra



5. eseguire i punti 2. e 3. anche per la configurazione di MASK e GATEWAY



6. a operazione ultimata, riavviare il generatore

Nota: nella sezione **ISTRUZIONI** della piattaforma **Claind4You** è presente un video tutorial esplicativo:




Operazioni preliminari lato piattaforma informatica:


La registrazione della prima utenza (svolta dal personale Claind) si conclude con l'invio di una e-mail all'indirizzo designato:

- ✓ seguire le istruzioni presenti nel messaggio di posta elettronica per la prima autenticazione (nel caso verificare la cartella degli **spam**)
- ✓ creare e conservare con cura la password di accesso scelta

AGGIUNGERE NUOVI UTENTI

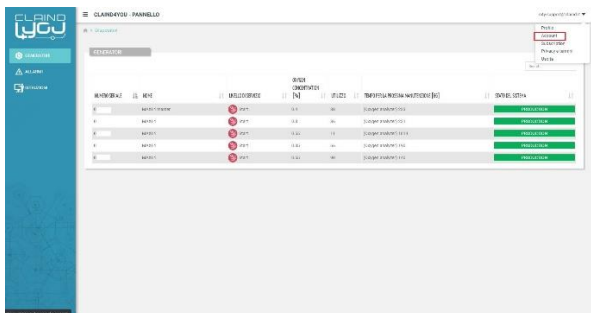


1. cliccare su Account nel menu a tendina in alto a destra

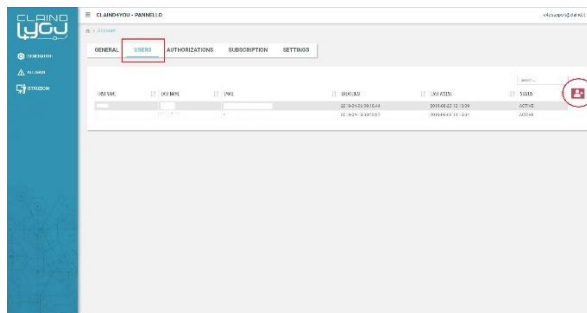


2. cliccare su USERS, poi sull'icona a destra per aggiungere una nuova riga.

ATTIVARE LE NOTIFICHE E-MAIL PER GLI ALLARMI

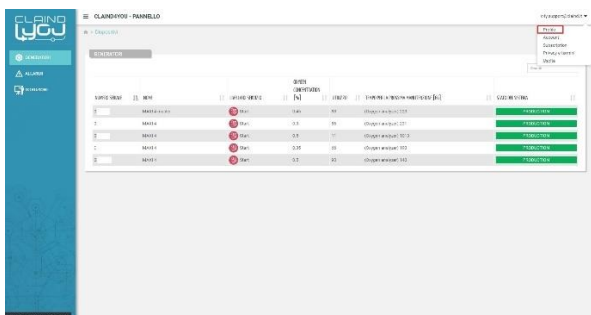

1. cliccare su Profilo nel menu a tendina in alto a destra

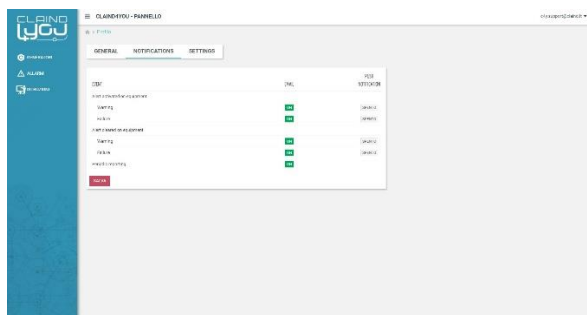

2. cliccare su NOTIFICATIONS, poi scegliere quali notifiche ricevere.